

DL3000 plus(DNA marker3000 plus)说明书

货号: BN27003

规格: 50T (250 μ l) 、250T (5X250 μ l)

保存: 4 $^{\circ}$ C有效期 6 个月, -20 $^{\circ}$ C有效期 1 年。

产品简介:

本产品是由 9 条带状双链 DNA 条带组成, 适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析。

本产品为即用型产品, 已含有 1 \times loading buffer, 直接取 5 μ l 电泳, 使用方便, 电泳图像清晰。

9 条带分为 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000bp, 其中 500bp和1500bp 为 20ng/ μ l, 其余条带 10ng/ μ l。

储存液成份:

10mM Tris-HCl (pH8.4)

10mM EDTA

0.02%溴酚蓝


5%甘油

使用方法:

1.取 5 μ l 本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中 (每 1mm 加样孔宽度加 1 μ l, 如果加样孔较宽, 可适当增加上样量) 进行电泳。

2.建议凝胶浓度为 1-2%琼脂糖凝胶, 电泳电压 4-10v/cm, 电泳时间 30-40 分钟。

3.核酸染色, 在紫外灯下观察电泳条带。

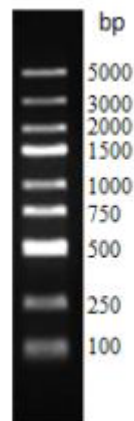

5 μ l 上样, 2.0%琼脂糖凝胶电泳示意图

注意事项:

及时更换电泳缓冲液并使用新配制的琼脂糖凝胶, 以免影响电泳结果。